

- Upozornění týkající se baterií:** Baterie by se neměly nabíjet, nevkládějte různé typy baterií nebo nové a použité baterie, baterie by měly být vkládány se správnou polaritou, vybité baterie by měly být z hračky vyjmuty, napájecí svorky by neměly být zkratovány.
- Čištění a skladování:** K čištění zařízení používejte pouze suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité prostředky. Zařízení skladujte na suchém a teplém místě. Pokud se chystáte být delší dobu mimo zařízení, nikdy v něm nenechávejte baterie nebo vybité baterie. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí mladších 6 let.
- Užítkovanie:** Chraňte výrobek před pády a silnými nárazy. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření. Zařízení nesmí být vystaveno přímému působení vody, ohně nebo jiného zdroje tepla. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.


Seznámení se s návodem k obsluze mikroskopu a důsledné dodržování bezpečnostních opatření pomůže zajistit pozitivní a bezpečné zážitky dětí při používání mikroskopu.

POPIS:



VLOŽENÍ BATERIE:

Slot pro baterie se nachází na spodní straně základny mikroskopu. Uvolněte šroub na krytu. Opatrně sejměte bezpečnostní klápek. Vložte 2 x AA 1,5V – baterie podle +/- polarit, jak je vyznačeno. Zavřete kryt a pečlivě utáhněte šroub.

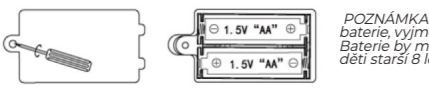

POZNÁMKA: pokud chcete použít dobíjecí baterie, vyjměte je z hračky před nabíjením. Baterie by měly nabíjet pouze dospělí nebo děti starší 8 let.



POUŽITÍ:

- Mikroskop zapněte posunutím prepínače Zap/Vyp.
- Vložte vzorek tak, aby byl zkoumaný kus v dosahu objektivu.
- Nastavte odpovídajícím způsobem přiblížení a zaostření podle svých preferencí.
- Otáčení umožňuje snížit nebo zvýšit viditelnost testovaného vzorku.
- Rameno mikroskopu lze nastavit do požadovaného úhlu.



PŘÍPRAVA VZORKŮ:

Sada je dodávána s nástroji, které vám umožní připravit vzorky k pozorování pod mikroskopem.




Před zahájením vyčistěte sklička.

Pomocí pinzety umístěte předem připravený vzorek na okénko.


Přiložte druhé skličko.

Vložte složené sklička do svorek mikroskopu.

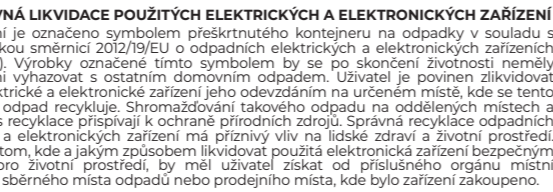


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE SMĚRNICEMI EVROPSKÉ UNIE

Společnost TelForceOne S.A. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

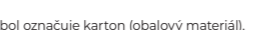

Symbol označuje karton (obalový materiál).

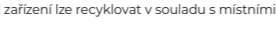

Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Maxlife. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si prosím uschovajte pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Dúfame, že výrobok Maxlife splní vaše očakávania.

DISTRIBUTOR
C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
53006 – Staré Ččovice
Tel. 466 734 115
cpa@cpa.cz

Vyrobené v Číne

SPECIFIKACE:
Napájení: 3V –, Baterie 2 x AA 1,5V –

OBSAH BALENIA:
mikroskop, 2 fliačky, 3 prázdne platničky, vzorkovnica, 4 pomocné prístroje

POZNÁMKA: Ak po vybalení súpravy niektorá z položiek chýba, okamžite to oznámte predajcovi.

Výrobek je určený pre deti staršie ako 6 rokov.
VAROVANIE: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Na použitie pod priamym dohľadom dospeléj osoby.

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA:

- Dohľad dospelých:** Detské mikroskopy by sa mali používať len pod dohľadom dospelých alebo pod vedením učiteľa.
- Hygiena:** Pred a po použití mikroskopu si umyte ruky, aby ste zabránili prenosu baktérií na preparáty.
- Správne osvetlenie:** Uistite sa, že priestor, kde dieťa používa mikroskop, je dobre osvetlený, aby sa zabránilo nadmernému namáhaniu očí.
- Dávajte pozor na ostré časti:** Nedotýkajte sa ostrých častí objektivu mikroskopu, aby nedošlo k jeho poškodeniu a prípadnému poraneniu.
- Príslušenstvo:** Dodané predmety používajte len pri používaní mikroskopu, nie sú vhodné na hranie
- Návod na použitie:** Vždy si prečítajte návod na použitie mikroskopu a všetky bezpečnostné pokyny, ktoré sú súčasťou dodávky.

NEBEZPEČENSTVO:

- Nebezpečenstvo udusenía:** Niektoré časti mikroskopu môžu byť malé a predstavujú nebezpečenstvo udusenía, najmä pre malé deti. Preto je dôležité uchovávať ich mimo dosahu detí mladších ako 6 rokov.
- Riziko rozbití častí:** Niektoré časti mikroskopu, napríklad objektívy, môžu byť citlivé na nesprávne zaobchádzanie a môžu sa zlomiť. Deti by mali byť poučené, aby s mikroskopom zaobchádzali opatrne.
- Nadmerné vystavenie svetlu:** Dlhodobé pozorovanie mikroskopu, najmä pri príliš jasnom svetle, môže byť únavné pre oči a viesť k únave očí.
- Alergické reakcie:** Ak je vaše dieťa alergické na materiály použité na výrobu preparátov, môžu sa objaviť alergické reakcie. Dbajte na možnú senzibilizáciu a vyhýbajte sa kontaktu s týmito látkami.
- Nebezpečné chemikálie:** Niektoré prípravky môžu obsahovať nebezpečné chemické látky. Prečítajte si etiketu a bezpečnostné pokyny pre každý prípravok a pri pozorovaní dbajte na zvýšenú opatrnosť.

- Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie by sa nemali nabíjať, nenabíjajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie, batérie by mali byť vložené so správnou polaritou, vybité batérie by sa mali z hračky vybrať, napájacie póly by nemali byť zkratované.
- Čistenie a skladovanie:** Na čistenie zariadenia používajte len suchú, mäkkú handričku. Nepoužívajte silne kyslé alebo alkalické prostriedky. Zariadenie skladujte na suchom a teplom mieste. Ak sa chystáte byť mimo zariadenia dlhší čas, nikdy nenechávajte v zariadení batérie alebo vybité batérie. Hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 6 rokov.
- Používanie:** Výrobok chráňte pred pádmi a silnými nárazmi. Zariadenie nepoužívajte pri vysokých teplotách vzduchu a nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu. Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu vody, ohňa alebo iných zdrojov tepla. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku.


Oboznámění sa s návodom na použitie mikroskopu a prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení pomôže zabezpečiť pozitívne a bezpečné skúsenosti detí pri používaní mikroskopu.

POPIS:



VLOŽENIE BATERIE:

Zásuvka na batérie sa nachádza na spodnej strane základne mikroskopu. Uvoľnite skrutku na kryte. Opatrne odstráňte bezpečnostnú klápku. Vložte 2 x AA 1,5V – batérie podľa vyznačenej +/- polarit. Zatvorte kryt a opatrne utiahnite skrutku.

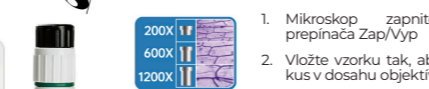

POZNÁMKA: ak chcete používať dobíjacie batérie, pred nabíjaním ich z hračky vyberte. Batérie by mali nabíjať len dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.



POUŽITIE:

- Mikroskop zapnite posunutím prepínača Zap/Vyp
- Vložte vzorku tak, aby bol testovaný kus v dosahu objektivu.
- Nastavte priblíženie a zaostrenie podľa svojich preferencií
- Otáčanie umožňuje znížiť alebo zvýšiť viditeľnosť testovanej vzorky.
- Rameno mikroskopu možno nastaviť do požadovaného uhla.



PRÍPRAVA VZORKY:

Súprava sa dodáva s nástrojmi, ktoré vám umožnia pripraviť vzorku na pozorovanie pod mikroskopom



Pred začatím čistenia skliček.

Pomocou pinzety umiestnite vopred pripravený vzorku na okienko.

Pripojte druhý skličko.

Vložte zložené sklička do svoriek mikroskopu.

SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ


Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať ani vyhazovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ musí likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení tak, že ho odnesie na určené miesto na recykláciu nebezpečného odpadu. Zber takéhoto odpadu na oddelených miestach a správny proces recyklácie prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať použité elektronické zariadenia spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal používateľ získať na príslušnom miestnom úrade, zbernom mieste odpadu alebo na predajnom mieste, kde bolo zariadenie zakúpené.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE SO SMERNICAMI EURÓPSKEJ UNIE

Spoločnosť TelForceOne S.A. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia smeríc Európskej únie.



Symbol označuje kartón (obalový materiál).

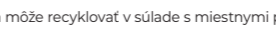

Obal zariadenia sa môže recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.

maXlife
MICROSCOPE
MXMS-100

MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



